

SV-C393-3NU/2NU CCD 安裝程序

安裝條件：

作業系統必須是 32 位元的 Windows XP SP3、Vista 或 Win 7。要有 USB2.0。

*64 位元作業系統無法使用。

*若是 XP SP1 請先升級至 SP3 再安裝。

*某些 DELL 戴爾的電腦完全無法安裝，建議換別的品牌子電腦來安裝。

安裝程序：

1. 先不要插上 USB 線。
2. 從本公司技術支援網頁，下載 SV-C393CCD 程式包並解壓縮後，點擊兩下資料夾中的 SVC393 Driver 來安裝驅動程式。完裝完成後電腦若要求您重新開機則請照做。
3. 開機完成，將 USB 訊號線一端插在 CCD 背後，一端插入電腦任一 USB 埠中。Windows 會自動偵測到新硬體並自行安裝。
4. 請安裝 Biocam35 應用程式，才能從電腦中即時觀察、拍照及錄影，詳情請參閱資料夾中另一文件來操作→[BioCam35 應用程式 安裝及使用說明](#)。