

# Biocam 35 標準影像擷取軟體

## 安裝使用說明

### Biocam 35 安裝需求

電腦系統需求：CPU-P4 以上、RAM-256MB 以上、顯示卡 8Mb 以上、硬碟 1G 以上、至一個 USB2.0 埠、作業系統僅相容 XP SP2 或 Vista。

### 安裝程序：

**\*安裝前請注意！**若您有安裝以下軟體，請在安裝軟體前先暫時關閉，以防止無法完整安裝：

- 卡巴斯基等其他防毒軟體，防毒軟體因不認得而誤認為有問題的檔案隔離而導致，請先暫時關閉。
- 曾有安裝或正在安裝其它視訊裝置，如 webcam...等，右下角可能有常註程式開著，請先暫時關閉。
- 有安裝其他影音軟體如 beyond tv...等在右下角有自動常註程式開著，請先暫時關閉。


安裝完成後，桌面會出現一個名為 BIOCAM35 的捷徑。

### 程式主要設定

1. Options(選項)中，先點 Device(選擇裝置)，點選你要用的影像裝置名稱，實際上會出現 USB 28XX Device。





2. Options(選項)中，點 Video Capture Filter(擷取參數設定)會跳出設定視窗，可視需要來調整影像

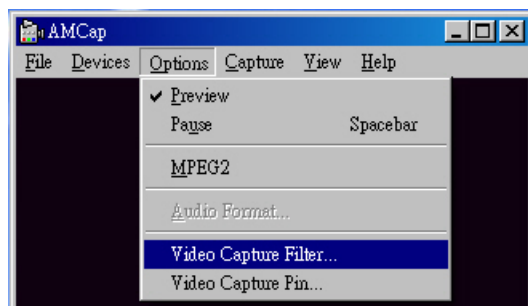

3. Options(選項)中，點 Video Capture Pin(擷取尺寸設定)

會跳出設定視窗，在此可更改輸出大小，一般會設為 640X480。而畫面播放速率及色彩空間/壓縮 兩個選項不用去動它。


\*若您電腦的 USB 槽是 USB1.1 規格，則最大畫面受限只有 320 X 240。

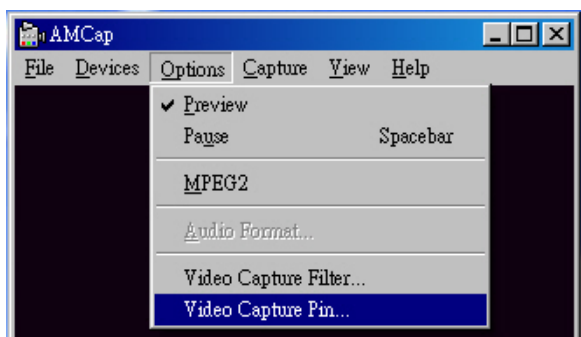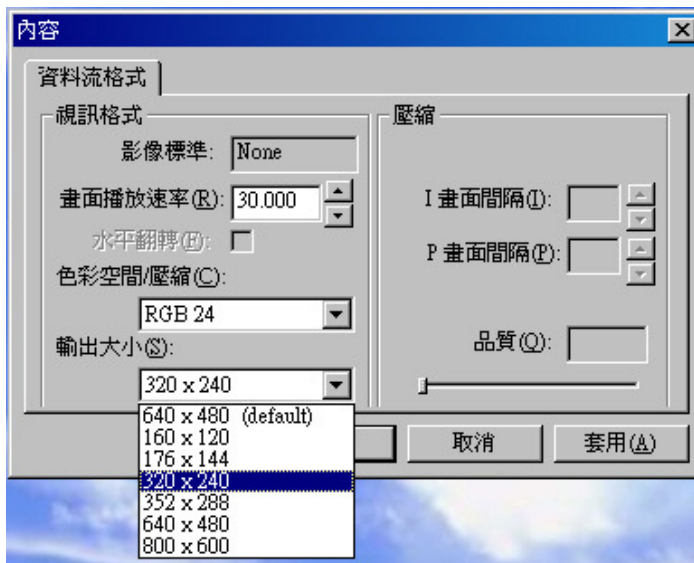


## 如何拍照

1. 點 Capture(擷取)→Still(靜止影像)→Enable(可拍照)需勾選。


\*\*此處 Enable 前方務必要打勾，否則可能呈現黑白畫面的情形。

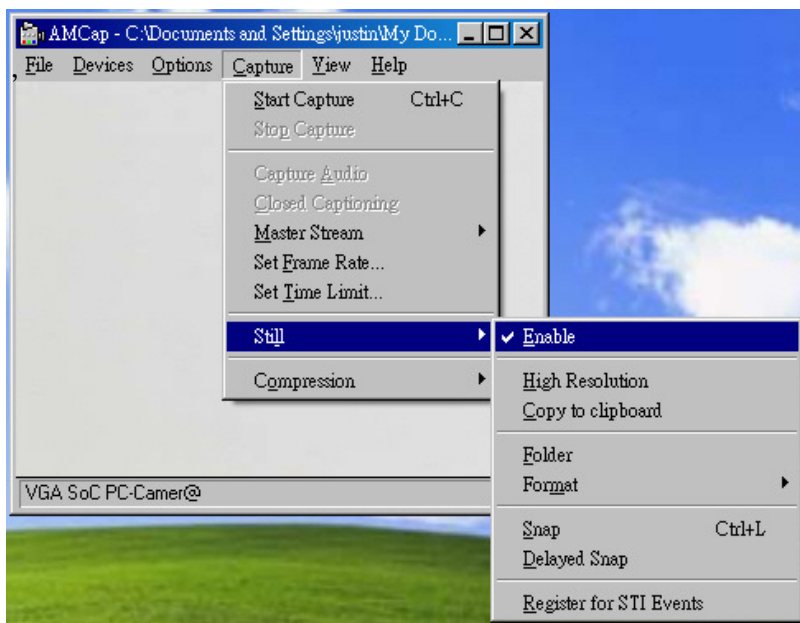

2. 點 Capture(擷取)→Still(靜止影像)→Folder(資料夾)選擇您要將拍下的照片儲存於何處。

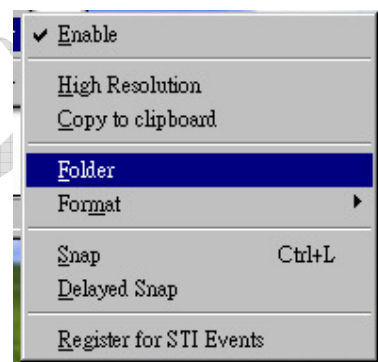


3. 點 Capture(擷取)→Still(靜止影像)→Format(格式)選擇您擷取影像儲存的格式。一般建議選 JPEG 格式即可。視您的需要而定。

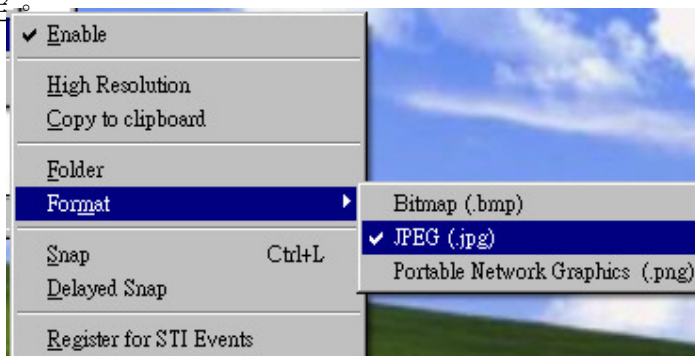

4. 一點 Snap(擷取)，即將您要的影像以您指定的格式，儲存於您剛指定的位置中。


\*\*拍照快速鍵→先按 Ctrl 鍵不放，再按一下 L 鍵立即拍照

不必進到選單中點 Snap。

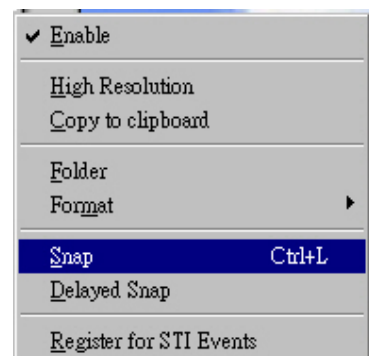


## 如何擷取影片


1. 點 File(檔案)→Set Capture File(設定擷取影片) 先選擇影片儲存位置，並先設定檔名。

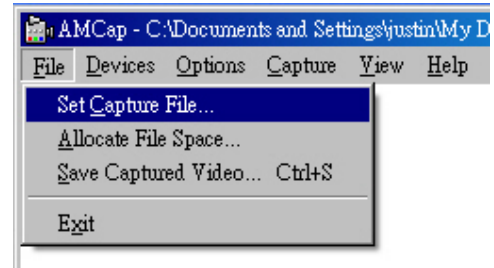


2. 點 Capture(擷取)→點 Start Capture(開始擷取)

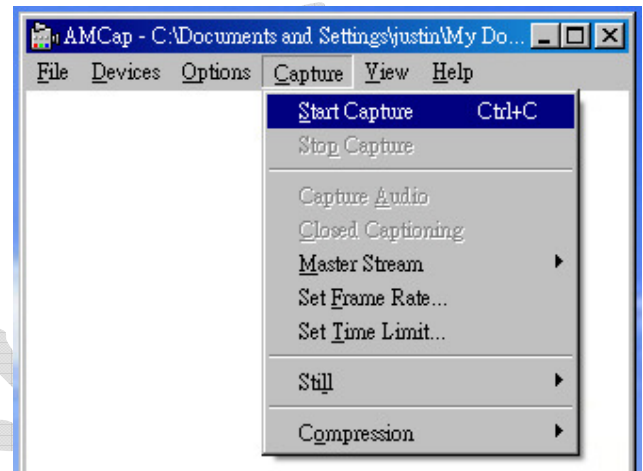

3. 此時會跳出 Ready to Capture(準備擷取)視窗，您點下 OK 後即真正開始擷取影片。

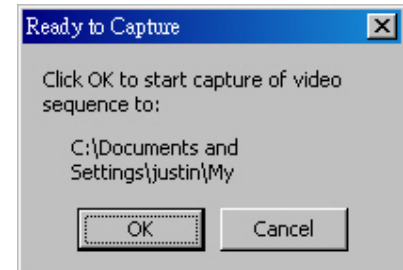

4. 當您想停止擷取時，可直接按鍵盤上的 ESC 鍵，或點 Capture(擷取)→點 Stop Capture(停止擷取)。

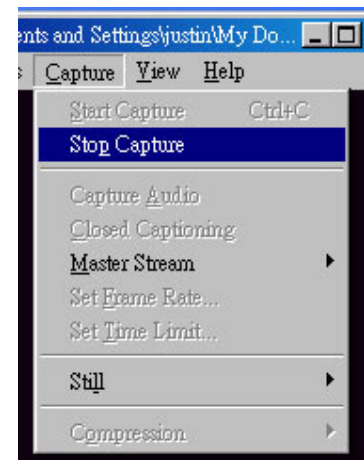

**\*\*\*請注意!** 若您已擷取完第一段影片後，想擷取第二段影片前，必須先去您儲存第一段影片的位置，將此影片移至它處或更改檔名；或在以上第一點時先設另一個檔名。否則連續錄第二段時會覆蓋掉之前第一段影片，請務必注意!