


問題：

當 MICROCAM V3.2 軟體灌完後，存取設定資料時出現以下圖片

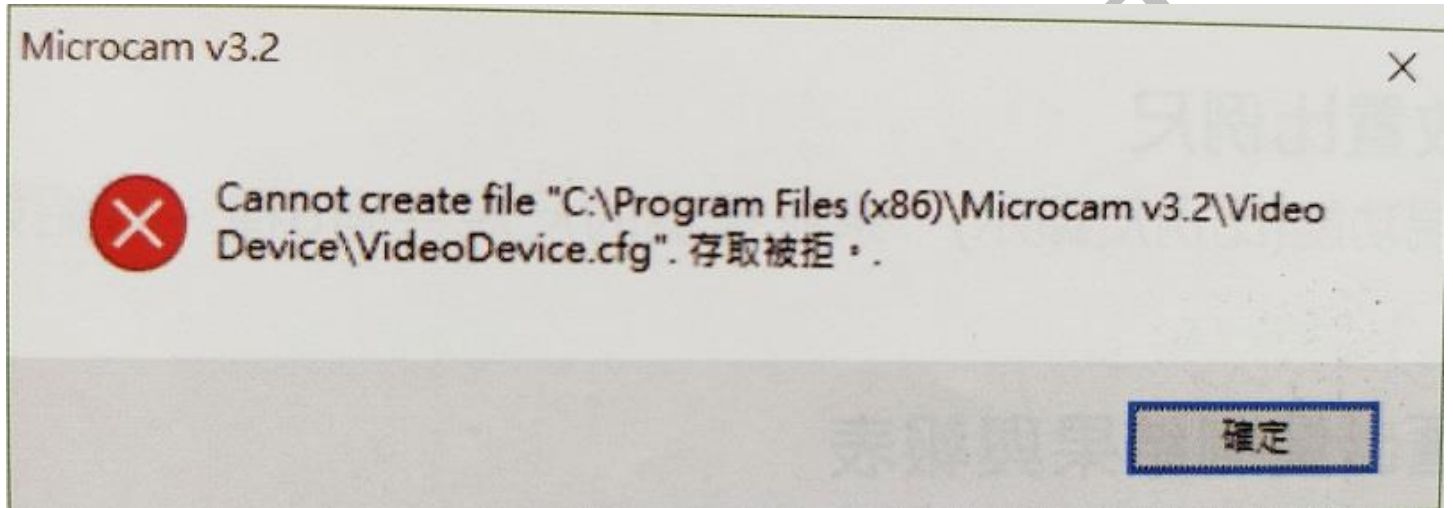

解決方式：

1. 變更使用者帳戶控制設定

A. 如下圖，點選『開始』->『控制台』->『使用者帳戶』

開始 > 控制台 >

調整電腦設定



系統及安全性

檢閱您的電腦狀態

使用檔案歷程記錄來儲存檔案的備份副本
備份與還原 (Windows 7)

找出問題並修復



網路和網際網路

檢視網路狀態及工作

選擇家用群組和共用選項



硬體和音效

檢視裝置和印表機

新增裝置



程式集

解除安裝程式



使用者帳戶

變更帳戶類型



外觀及個人化

變更佈景主題



時鐘、語言和區域

新增語言

變更輸入法

變更日期、時間或數字格式




輕鬆存取

讓 Windows 建議設定

最佳化視覺顯示

B. 如下圖，點選『使用者帳戶』

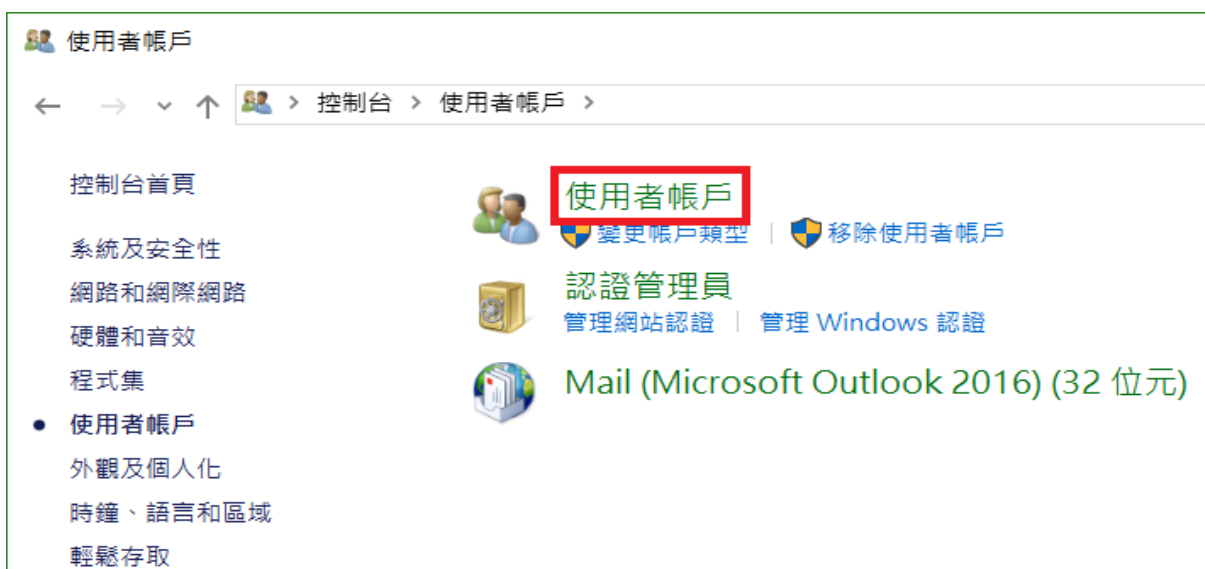

C. 如下圖，左鍵點選『變更使用者帳戶控制設定』



D. 如下圖，調整為『不要通知』




2.更改 Microcam V3.2 之使用者權限

A. 對『Microcam V3.2』右鍵點選後，點選內容



- B. 開啟內容後，如下圖，1.點選『相容性』->
2.勾選『以系統管理員的身分執行此程式』->
3.確定

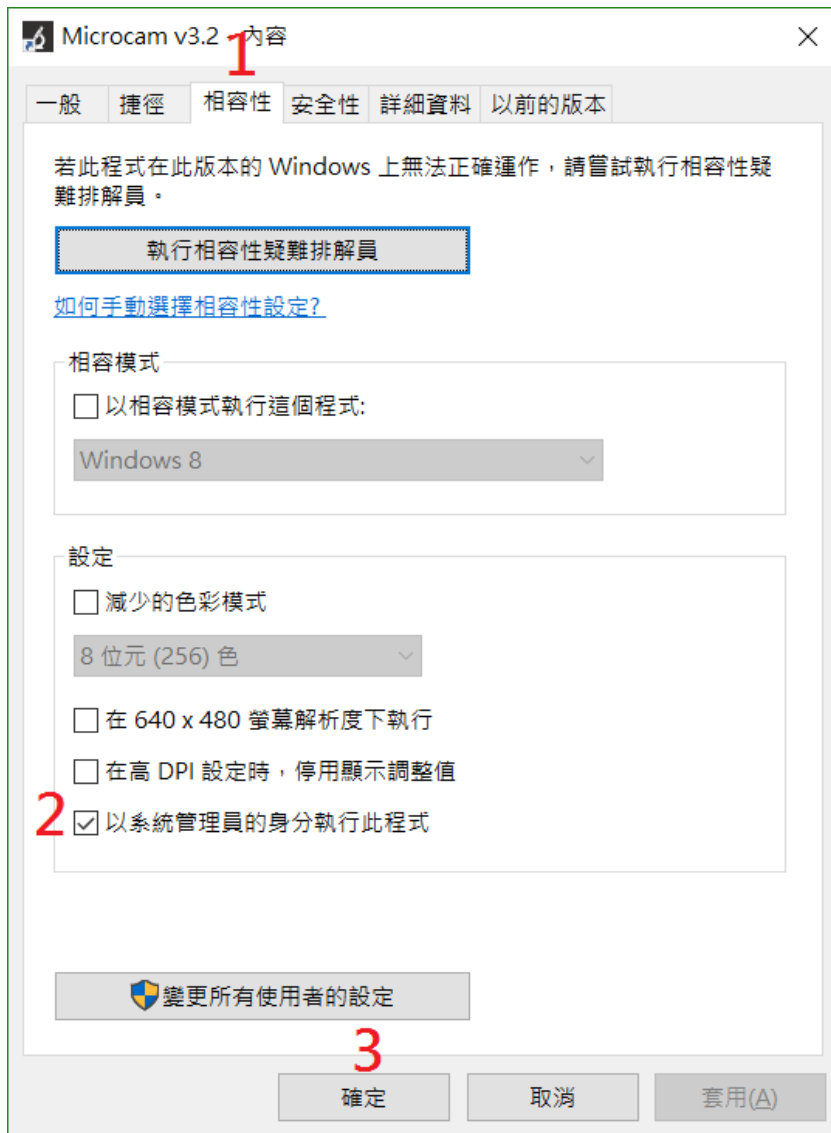

上宸光學國際有限公司

www.microscopes.com.tw

台北總公司：(104) 台北市民生東路二段 63 號 1 樓
新竹門市：(302) 新竹縣竹北市縣政二路 456 號

TEL：(02) 2521- 1972
TEL：(03) 6566306

FAX：(02) 2521- 1950
FAX：(03) 5586800